



KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT  
LABORATORIUM OCENY MLEKA KCHZ  
LABORATORIUM REFERENCYJNE W PARZNIEWIE  
UL. PRZYSZŁOŚCI 1, 05- 804 PRUSZKÓW

## **Instrukcja obchodzenia się z próbkami kalibracyjnymi na skład chemiczny i mocznik**

1. Otrzymane próbki należy podgrzać do temp.  $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ .
2. Podczas podgrzewania próbki dokładnie wymieszać przez kilkakrotne odwracanie buteleczek góra - dół (nie wstrząsać!).
3. Z każdej próbki wykonać pomiar.
4. Zaleca się, aby różnica między wynikami podanymi na raporcie z badań a wynikiem pomiaru mieściła się w granicach błędu danej metody.