



KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT NATIONAL ANIMAL BREEDING CENTRE

01-142 Warszawa, ul. Sokolowska 3 * tel. +48 22 632-01-42, +48 22 632-01-59 * fax +48 22 632-01-15 * e-mail: kchz@kchz.agro.pl
NIP 527-25-29-237 * REGON 017184923

Instrukcja obchodzenia się z próbkami kalibracyjnymi na tłuszcz i suchą masę; białko i laktozę; poziom mocznika; liczbę komórek somatycznych

1. Otrzymane próbki do czasu badań przechowywać w szafie chłodniczej w temperaturze od 0°C do 6°C.
2. Przed użyciem próbki należy wyjąć z szafy chłodniczej i podgrzewać do temperatury 40°C i dokładnie wymieszać góra - dół (nie wstrząsać!).
3. Z Każdej próbki wykonać pomiar.
4. Zaleca się, aby różnica między wynikami podanymi na sprawozdaniu z badań a wynikiem pomiaru odpowiadała odtwarzalności metody.